

شرکت پل ایده آل پارس

جالبه‌ای مدل T3


Test Tube Stand, 3 Tier

www.medpip.com



- ۱ سه طبقه‌ای با قابلیت مشاهده آسان محتویات لوله‌ها
- ۲ پلی پروپیلنی، مقاوم در برابر اسیدها
- ۳ قابلیت حمل آسان
- ۴ قابل اتوکلاو تا دمای $+121^{\circ}\text{C}$
- ۵ قابل فریز تا دمای -196°C
- ۶ سهولت در مونتاژ
- ۷ امکان جداسازی قطعات جهت نیاز به فضای کمتر در زمان اتوکلاو نمودن
- ۸ تنوع در رنگ بندی

- 1 Rack feature 3 tier design that provides clear view of tube contents
- 2 Made of polypropylene chemical and corrosion resistant
- 3 Easy handling
- 4 Autoclavable up to $+121^{\circ}\text{C}$
- 5 Freezable down to -196°C
- 6 Easy assembling and disassembling
- 7 Distance pieces can be removed from the plates before autoclaving in order to save space.
- 8 Available in various colors

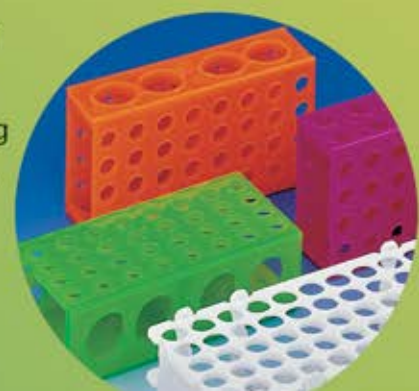



Test Tube Stand, 3 Tier T3 جالوله ای مدل T3

ظرفیت لوله مصرفی Tube Cap.	تعداد لوله مصرفی Array	ابعاد (mm) ارتفاع x عرض x طول Dimensions (mm) LxWxH	تعداد در بسته بندی Qty. Per Carton
16x100 mm			
12x100 mm	3x6		
10x75 mm	(معادل ۱۸ عدد)	150x65x110	50 pcs.
Falcon Tube 15 ml			

* Suitable for the tube with the diameter of 10 to 16

* مناسب لولههایی با قطر ۱۰ تا ۱۶ میلیمتر



نحوه مونتاژ Assembly

توجه: به منظور تعادل بیشتر، جا زدن دقیق و کامل هر کدام از طبقات در مراحل مختلف، الزامی است.

For saving more balance, accurate & complete installation of each floor is necessary.

۱. طبقه تحتانی دارای سوراخهای مخروطی به نحوی جاگذاری می شود که قطر بزرگ مخروط به سمت بالا قرار می گیرد.



1. The underneath floor with a conical holes, are align somehow that the big diameter of the cone align to the upper side.

۲. اتصال دوم طبقه تحتانی به پایه دیگر انجام می شود.



2. Linkup the underneath floor to the other rock.

۳. طبقه دوم جاگذاری می گردد.



3. The second floor leaves.

۴. عمل بند ۳ برای طبقه سوم تکرار می شود.



4. The 3 clause repeat for the 3rd floor.

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتوح،
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵
www.medpip.com | info@medpip.com

شرکت پل ایده آل پارس

No. : 87336

